

Unità di idrolisi 6 campioni VELP modello HU 6

Unità di idrolisi 6 campioni VELP modello HU 6



Identificativi Prodotto

Reference: 22.9884.99

Descrizione

L'unità di idrolisi **HU 6** è la soluzione ideale appositamente progettata per realizzare l'idrolisi preliminare per la determinazione della percentuale di grassi totali in campioni alimentari, al fine di liberare le molecole di grasso pronte per l'estrazione.

Questa procedura è richiesta in diversi Metodi Ufficiali AOAC per determinare il contenuto di grassi in campioni di alimenti come carne, formaggio, frutti di mare, cioccolato, farine di cereali, ecc. L' **HU6** esegue l'idrolisi in completa sicurezza e gestisce sei campioni contemporaneamente per massimizzare la produttività.

I campioni sono riscaldati in provettoni in un blocco di alluminio che offre un'eccellente omogeneità termica. L'idrolisi viene eseguita in ambiente acido (acido cloridrico 4N) e in alcuni casi anche in ambiente basico (ammoniaca al 20% p/v) per circa 60 minuti a una temperatura di 170°C. Il campione idrolizzato viene poi filtrato in un crogiolo di vetro e lavato con acqua calda deionizzata per eliminare le tracce di acido cloridrico.

L'unità **HU 6** è dotata di una pompa a vuoto che garantisce la sicurezza grazie alla riduzione di fumi, gas acidi e corrosivi.

Il crogiolo di vetro contenente il campione idrolizzato e lavato viene essiccato in forno prima di essere posto in un essiccatore. Il crogiolo viene poi trasferito direttamente all'unità di estrazione SER 148 (22.3025.88 - 22.3030.88) evitando ogni possibile perdita di campione e garantendo una migliore precisione dei risultati.

L'Unità di Idrolisi **HU 6** si avvale dell'esclusiva tecnologia TEMS™, in grado di garantire notevoli risparmi.

- Time: riscaldamento rapido
- Energy: consumi energetici limitati
- Money: riduzione dei costi per ogni analisi
- Space: profilo compatto, minimo impiego sul banco

La dotazione standard include:

23.7316.99 Sabbia di vetro, 2 Kg

23.7315.99 Celite 545, 1 Kg

Il modello HU6 necessita dei seguenti accessori operativi:

23.A011.27 Kit vetreria 3 posizioni

23.A004.75 Ferma crogiolo per SER 148

Per l'analisi di 6 campioni è necessario ordinare N°2 confezioni cod. 23.A011.27

Dati Tecnici

Precisione (° C): $\pm 0,5$

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/ 50-60/1350

Dimensioni (LxPxH mm): 355x450x570

Peso (kg): 14,5

Display: LCD

Stabilità (° C): $\pm 0,5$

Capacità operativa (campioni): 6

Campo di temperatura (° C): amb. ÷ 200

Numero di programmi: 20